



細胞凍存 最佳選擇

全系列遵照GMP生產

GMP

Bambanker™

超高效細胞凍存液



Serum free

存活率超高

不需漸凍及液氮

細胞-80°C保存即可

1

Bambanker



Bambanker

超高效細胞凍存液

貨號: BB01
包裝: 120mL

- 適用所有種類細胞
- 10% DMSO



Bambanker DMSO Free

貨號: BBF01
包裝: 20mL

- 適用對DMSO敏感細胞



Bambanker hRM


貨號: BBH01
包裝: 20, 120mL

- 靈長類胚胎幹細胞ES和iPS細胞
- 由人血清白蛋白製成
- 10% DMSO
- Xeno free (不含其它動物成分)

懸浮型細胞

貼附型細胞

離心
去除medium

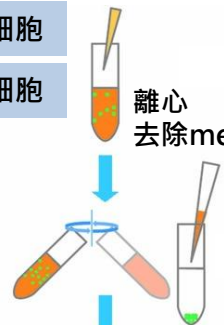


直接加入
Bambanker

直接保存-80°C

推

細胞存活率數據

- 利用Bambanker凍存
- 放置-80°C保存5年
- K562, JURKAT, HEK293-T, HEK293, 及HELA S3細胞 存活率均 > 95 %
- OKT4存活率達86 %

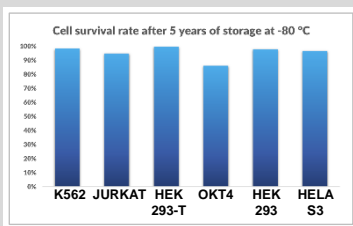

2

Bambanker Direct



Bambanker Direct

貨號: BBD01
包裝: 20mL

- 適合Hybridoma cells
- 不需離心,直接加入等體積混合即可分裝凍存

懸浮型細胞

貼附型細胞

不需離心

Culture

加入等體積
Bambanker
Direct

加入等體積
Bambanker
Direct

直接保存-80°C

